

# FE-5000S ランプ交換手順

大塚電子株式会社 顧客サービス部

管理番号：CSDOC-0179-01



危険

ランプの交換は、必ず装置電源を OFF にし光源の電源が OFF の状態で行ってください。  
また、ランプ点灯時はランプ周辺が熱くなっています。交換作業実施時は、光源の電源を OFF にしてからランプが十分に冷えた状態で行ってください。やけどする恐れがあります。  
ランプの光を直接見ないでください。目を痛める可能性があります。

1. の電源スイッチを OFF にしてください。



2. 横部のカバーのつまみを起こし、パネルを跳ね上げ開きます。




3. ランプを固定している下部のネジ (M3) を2本ゆるめめます。



\* : ネジを完全に外してしまうとバネが飛び出してしまいます。ランプが取り外せる程度だけゆるめて下さい。

4. ランプ上部のハウジングを外します。  
ランプ上部のフランジのM3ネジを軽く緩め取り外して下さい。

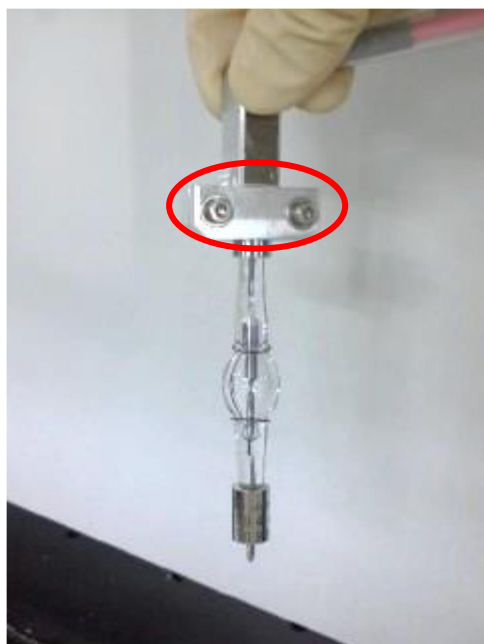

5. ランプ交換。

ランプの発光部は直接触らないで下さい。電極部を持つようにして下さい。  
ランプはプラスマイナスがあります、方向を確認してください（刻印があります）。  
ランプ内のワイヤー部を確認してください。



よく見るとワイヤーがあります

取り付けは取り外しと逆の手順で行って下さい。  
プラス部を上部のブラケットにセットし、ネジで固定して下さい。


6. フランジにランプを固定してあるM3ねじを2本取り外し、ランプをフランジから取り外します。




**注意**

フランジの固定は必ず上部から行ってください。先に下部を固定するとランプにひずみが起こり割れてしまう可能性があります。  
また、ランプの固定の際はワイヤー部が光軸に来ないように取り付けを行ってください。

7. ランプを下部のフランジにセットします。

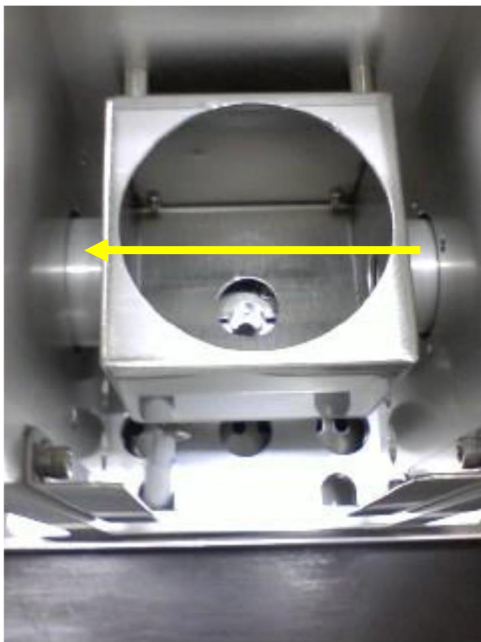

黄色線：光軸方向  
向かって左側に光が出ます。  
ワイヤーが光軸に来ないように取り付ける

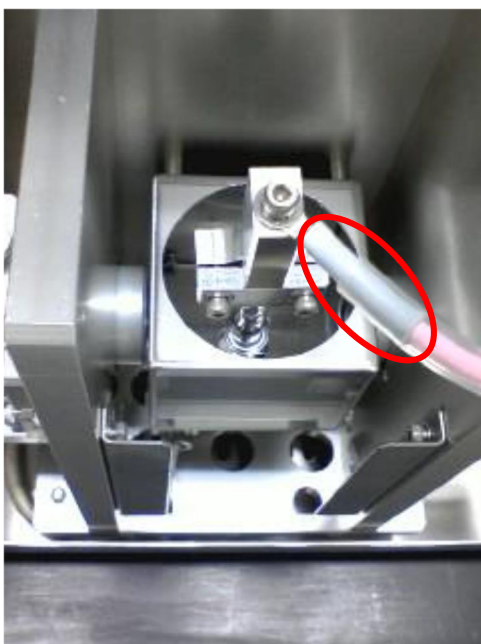

セット時は、上部フランジから出ているケーブルに無理な力がかからないようにして下さい。

下部のフランジの M3 ネジを固定します。

8. 横部のカバーを閉めてストッパーを掛けてください。